

AGITADOR ORBITAL DIGITAL NAHITA BLUE

NAHITA BLUE DIGITAL ORBITAL SHAKER

Modelo / Model: 685/2

Referencia / Code: LJN001



Principales características

- Motor sin escobillas que proporciona durabilidad al aparato, un funcionamiento estable, silencioso y libre de mantenimiento.
- Pantalla LCD para indicación de la velocidad y el tiempo.
- La parte superior del motor está provista de un dispositivo especial de aislamiento a prueba de agua, que resuelve por completo el problema de la fuga de líquidos y evita que el equipo se dañe.
- La bandeja de trabajo está fabricada con plástico de ingeniería, resistente a la corrosión y duradero. Cuatro tornillos especiales sirven para fijar la parte delantera y trasera de la bandeja, los cuales facilitan el desmontaje y la limpieza.

Especificaciones

- Pantalla: Tipo LCD, indicación de velocidad y tiempo, memoria de parámetros de operación (última configuración usada)
- Bandeja de trabajo: 300 x 300 mm, con goma antideslizante y dos bandas elásticas
- Rotación: Horizontal 360°
- Diámetro orbital de agitación: 24 mm
- Rango de velocidad: 30-240 rpm
- Temporizador: 99h 59 min 59 s
- Peso máximo de agitación: 15 kg
- Motor: Sin escobillas, libre de mantenimiento
- Alarma acústica al finalizar la agitación
- Consumo: 40W
- Temperatura ambiental de trabajo: -5 a 40°C
- Alimentación: 220VAC, 50Hz
- Dimensiones aprox.: 370x300x150 mm
- Peso: 11 kg

Operación

1. Ajuste de la velocidad: Gire el botón de control SPEED hasta la velocidad requerida. Pulse la tecla START/PAUSE para iniciar la agitación.
Para parar pulse la tecla STOP.
Durante la operación la tecla SPEED queda bloqueada y no es posible modificar la velocidad. Si necesita cambiarla primero presione SPEED para desbloquear y después ajuste la velocidad.
2. Función temporizador: Presione el botón TIME para fijar el tiempo de operación.
Dicho tiempo se configura en horas, minutos y segundos. Cuando el número parpadee gire el botón TIME y fije el valor deseado. Espere a que el siguiente número parpadee para fijar su correspondiente valor.

También puede pasar de horas a minutos y a segundos presionando TIME. Si no desea establecer un tiempo de operación (operación continua) ajuste el tiempo a 00:00:00.

3. Desmontaje de la bandeja de trabajo: Afloje los cuatro tornillos de baquelita y retire la bandeja para su limpieza.

Mantenimiento y limpieza

Un uso y mantenimiento adecuados permiten mantener el equipo en buenas condiciones de funcionamiento y prolongar su vida útil.

En el trabajo rutinario, mantenga el aparato limpio y seco. Si se produce un derrame de líquido en la bandeja de trabajo, límpielo a tiempo para evitar que se filtre en el agitador. Si entra líquido dentro del equipo debe cortarse inmediatamente la alimentación.

Use una solución de limpieza no abrasiva para limpiar la superficie externa. Dicha solución no debe filtrarse al interior del agitador. No conecte la alimentación eléctrica hasta que toda la superficie esté seca.

Antes de proceder al mantenimiento o limpieza desconecte el aparato de la corriente.

Key features

- Brushless motor for durability, stable, quiet and maintenance-free operation.
- LCD display for speed and time indication.
- The upper part of the motor is provided with a special waterproof insulation device, which completely solves the problem of liquid leakage and prevents the equipment from damage.
- The work tray is made of durable, corrosion-resistant engineering plastic. Four special screws are used to secure the front and rear of the tray, which facilitate disassembly and cleaning.

Specifications

- Display: LCD type, speed and time indication, memory of operation parameters (last used settings)
- Work tray: 300 x 300 mm, with anti-slip rubber and two elastic bands
- Rotation: Horizontal 360°
- Amplitude: 24 mm
- Speed range: 30-240 rpm
- Timing range: 99h 59 min 59 s
- Maximum shaking weight: 15 kg
- Motor: Brushless, maintenance-free operation
- Acoustic alarm at the end of shaking
- Power: 40W
- Ambient working temperature: -5 to 40°C
- Power supply: 220VAC, 50Hz
- Aprox. size: 370x300x150 mm
- Weight: 11 kg

Usage method

1. Speed setting: Turn the SPEED control knob to the required speed. Press the START/PAUSE key to start the agitation.
To finish press the STOP key.
During operation the SPEED key is locked, and it is not possible to change the speed. If you need to change the speed, first press SPEED to unlock and then adjust the speed.
2. Timer function: Press the TIME button to set the operation time.
This time is set in hours, minutes and seconds. When the number flickers, turn the TIME knob and set the desired value. Wait until the next number flickers to set its corresponding value.
You can also change from hours to minutes and seconds by pressing TIME.
If you do not want to set an operation time (continuous operation) set the time to 00:00:00.

3. Disassembly of the working tray: Loosen the four bakelite screws and remove the tray for cleaning.

Maintenance and cleaning

Proper use and maintenance will keep the equipment in good working condition and extend its useful life.

In routine work, keep the device clean and dry. If liquid spills on the working tray, wipe it up in time to prevent it from leaking into the agitator. If liquid enters the unit, the power supply must be shut off immediately.

Use a non-abrasive cleaning solution to clean the external surface. This solution should not seep into the interior of the shaker. Do not connect the power supply until the entire surface is dry.

Before maintenance or cleaning, disconnect the unit from the power supply.